

2016年9月23日

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社

製品番号 TDF100A-1KT (総食物繊維アッセイキット) および
P5380 (Protease from Bacillus licheniformis) に関するお知らせ

弊社品の上記2製品に関しては酵素を含む製品であり、酵素の特性上、ご使用の際には下記の点にご注意ください。

・製品番号 TDF100A-1KT

本製品は総食物繊維測定用のアッセイキットですが、AOAC 985.29 に準拠して酵素活性を測定しているものではないです。弊社では酵素重量法でその品質を確認していますが、測定するマトリックスによっては、AOAC 法に沿って測定された場合、規定の回収率を満たさない可能性があります。ご利用の際には、予め回収率等の確認試験をお願い致します。

・製品番号 P5380

本製品は Bacillus licheniformis 由来のプロテアーゼで、使用用途を限定しない幅広い試験研究用の試薬です。総食物繊維測定用にご使用される場合は、予め酵素活性や回収率の確認が必要です。

本件に関する技術的なお問い合わせは、弊社テクニカルサポートまでお願い致します。

シグマ アルドリッチ ジャパン テクニカルサポート
TEL:03-5796-7330 FAX:03-5796-7335 E-mail:sialjpts@sial.com